

## Veiligheidsvoorzorgen:

- Verwijder nooit het metalen gedeelte als de voeding op het net aangesloten is
- De voeding nooit met natte handen aanraken
- De voeding niet in werking stellen als onbekende materialen in de voeding zijn terechtgekomen. Dit kan kortsluiting als gevolg hebben.
- De uitgangen niet met vreemde voorwerpen aanraken.
- Als de binnenzijde moet bekeken worden, laat de voeding dan eerst afkoelen. Dit om brandwonden te vermijden of componenten te beschadigen.

## Aansluiting en gebruik

- Zorg dat de voedingskabel goed ingeplugd is en dat de netspanning overeenstemt met de toelaatbare spanning, die achteraan het toestel vermeld is)
- Zet de voeding aan en stel de spanning in die nodig is voor het externe toestel. Daarna het toestel weer uitzetten.
- Sluit uw externe toestel aan de stroombron aan. Rood (+) aan de positieve pool en zwart (-) aan de negatieve pool.
- Schakel eerst de voeding aan en dan uw toestel
- Wanneer de operatie beëindigd is, schakel dan eerst uw toestel uit en vervolgens de voeding.