



1. Regeling gelijkstroom
2. Regeling wisselstroom
3. Uitgang gelijkstroom: negatief (-)
4. Uitgang gelijkstroom: positief (+)
5. Aarding
6. Uitgang wisselstroom
7. Uitgang wisselstroom
8. Knop aan/uit
9. LED brandt als het toestel is aangeschakeld

Bediening

1. Steek de randaarde stekker in het stopcontact
2. Zet de knop (8) aan, de LED verlichting brand
3. Steek de experimenteersnoeren in AC(6) en (7) of in DC (3) en (4). Gebruik de juiste polariteit bij gelijkstroom.
4. De zekering bevindt zich aan de achterzijde van de voeding. Door de zekeringshouder los te schroeven kunt u de zekering vervangen.

Practicumvoeding 1 - 15V / 5A AC en DC
Artikel 114666

Een zeer degelijke gestabiliseerde voeding met stappenschakelaar voor regeling van de uitgaande gelijkspanning of wisselspanning (per 1 volt regelbaar).
Belastbaar tot maximaal 5 A en kortsluitvast.
Voorzien van aparte dubbelgeïsoleerde aansluitbussen voor AC en DC, een aardbus en aan/uit schakelaar.
Compleet met loskoppelbaar 230 V aansluitsnoer.

technische gegevens :

Spanning: 0 - 15 V = ~

Stroom: 0 - 5 A

Afmeting (b x h x d) 17 x 16 x 25 cm.

Beknopte samenvatting gemaakt door Stijn evrnieuwe op 01/03/2015