

Inleiding

Deze voeding (230 VAC, 50 Hz (115 V 50/60 Hz)) is speciaal ontwikkeld om te gebruiken tijdens lessen Fysica, Scheikunde en andere wetenschappelijke vakken. Dit toestel kan tegelijkertijd gelijkstroom (DC) en 'wisselspanning (AC) genereren. Dit kan apart aangepast worden dankzij de afzonderlijke displays.

De aansluitbussen , veiligheidstype 4. zijn geschikt voor bananenveiligheidstekkers 4mm.

Het toestel wordt geleverd met een 'loskoppelbaar' aansluitsnoer (aansluiten in stekkerdoos met aarding!)

Gebruik (zie afbeelding)

1. Aan/Uit knop met lamp
2. Aansluitbussen voor AC
3. Aansluitbussen voor DC
4. Instellingsknop voltage voor AC
5. Instellingsknop 'Ampère DC'
6. Instellingsknop voltage voor DC
7. LCD-schermje DC stroom/voltage
8. LED-lampje DC(max. Ampèrelimiet)
9. LCD-schermje DC output
10. LCD-schermje AC stroom/voltage
11. LED-lampje AC max. Ampèrelimiet)
12. LCD-schermje AC output

Opgelet!!



-Vermijding van direct zonlicht/hoge temperaturen en vocht

-Open nooit de kast

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product

Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu.

Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijk afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar een lokaal recyclagepunt brengen.

Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering.



